


ルシフェール TF100

茶飲料用生菌数測定、無菌性試験用キット

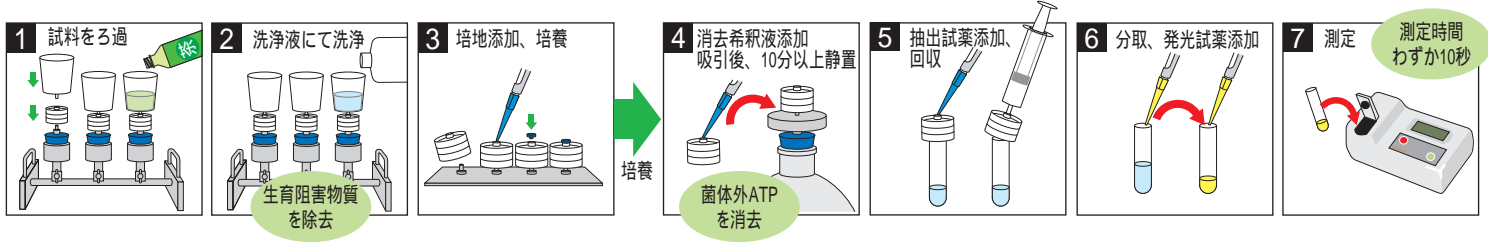


緑茶飲料の無菌性確認試験

細菌

ルシフェール TF

サンプル 緑茶(無菌充填品、100mL)
 添加指標菌 下記4細菌(約10CFU)
 培養時間 TSB培地2mL中で35℃、または55℃にて18時間

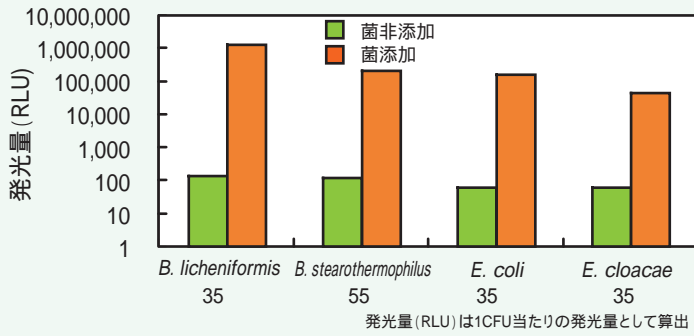


緑茶中の細菌を18時間で検出

真菌

ルシフェール TF

サンプル 緑茶(無菌充填品、100mL)
 添加指標菌 下記9真菌の胞子(約10CFU)
 培養条件 Poteto Dextrose Broth培地2mL中で25℃にて24、48時間

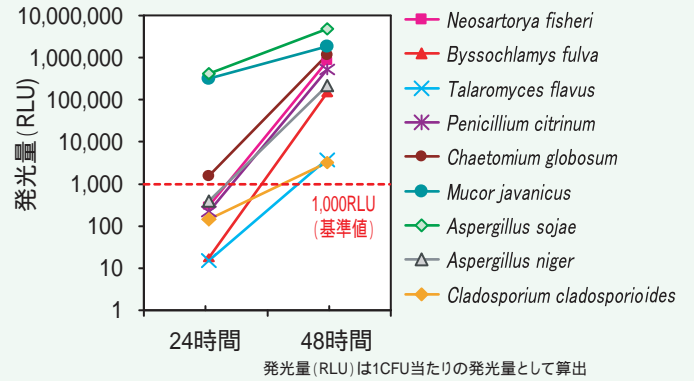

緑茶中の真菌を48時間で検出