



環境検査



清拭の確認、改善に！


見た目がキレイになっていても、目に見えない汚れはたくさんあります。

目に見えない汚れは、感染症における感染源になる場合がありますので、特に高頻度手指接触表面は、きちんと汚れを取り除くことが必要です。

ルミテスターなら清浄度を数値で確認できます。

「キレイの見える化」で、院内環境の確認、改善に役立てましょう！

ATP+ADP+AMP量で細菌数を制御できる

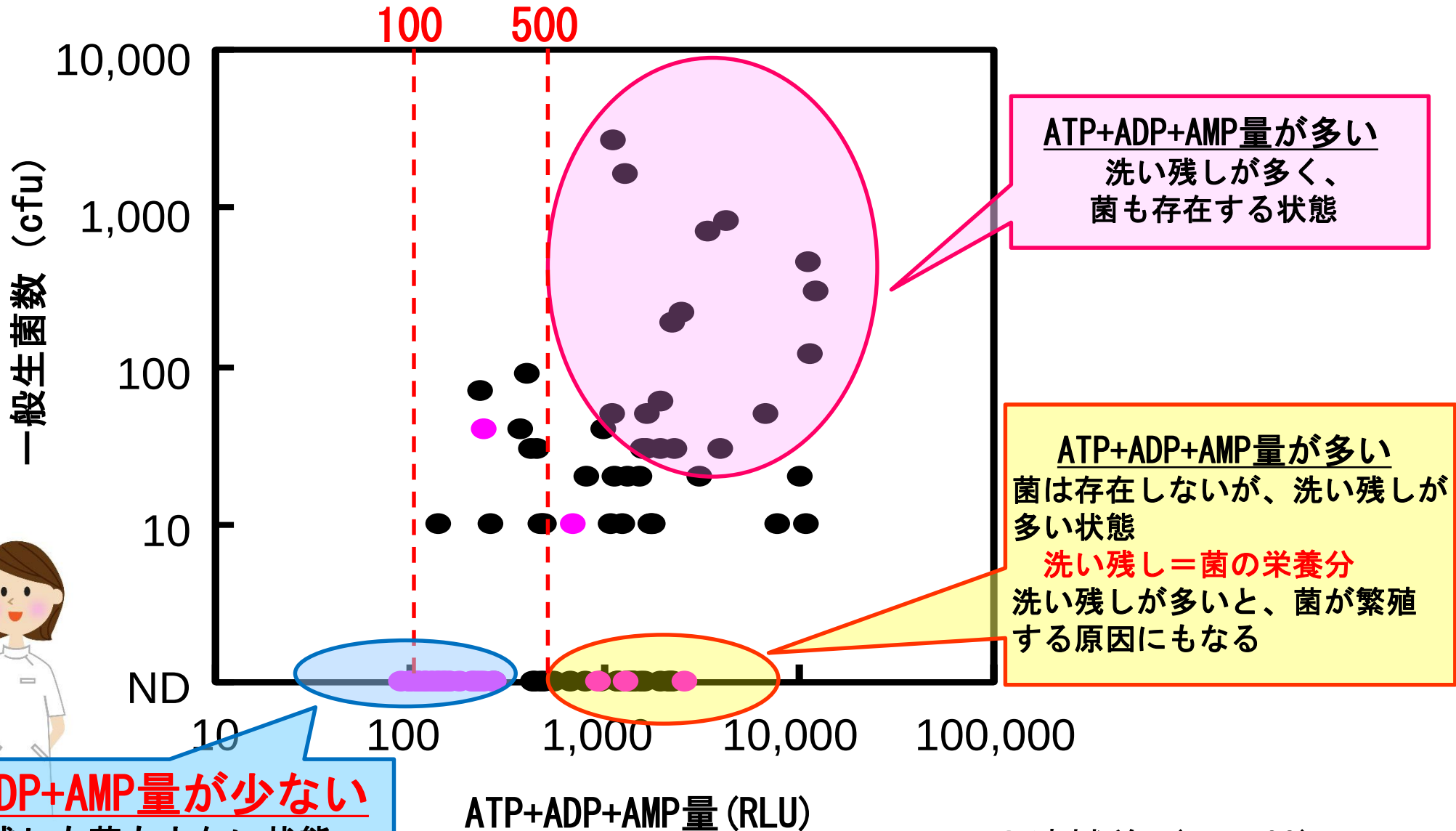

検査箇所（例）



汚れが落ちやすい箇所、通常の清拭では汚れが落ちにくい箇所がわかり、清拭方法の改善に役立ちます！

検査場所		清拭前	清拭後
パソコンマウス		1, 492	484
ワゴン取っ手		2, 190	75
ベッド柵		15, 952	842
タッチパネル		9, 727	556
ドアノブ		4, 229	79




高頻度手指接触表面を中心に検査します


検査場所、管理基準値およびふき取り方法（例）

検査場所	管理基準値 (RLU)	ふき取り方法
▶ ナースステーション		
ワゴン	500	アーム全体をふき取る
聴診器	500	チェストピース全体をふき取る
血圧計ポンプ	500	ポンプ全体をふき取る
点滴台	500	ハンドル部分全体をふき取る
電話受話器	500	受話器部分全体（内側・外側）をふき取る
パソコン（キーボード）	500	表面全体をふき取る
パソコン（マウス）	500	表面全体をふき取る
冷蔵庫取っ手	500	取っ手全体（内側・外側）をふき取る
▶ 病棟		
オーバーテーブル	500	四隅・中央の10cm四方をふき取る
ドアノブ	500	ドアノブ全体をふき取る
ベッド柵	500	柵上部3ヶ所（右・中央・左）の10cm幅をふき取る
ナースコールボタン	500	ボタン全体をふき取る
スイッチ各種	500	スイッチ全体をふき取る
▶ ME機器周辺		
タッチパネル	500	接触頻度が多い部分10cm四方をふき取る

基本的な使用方法

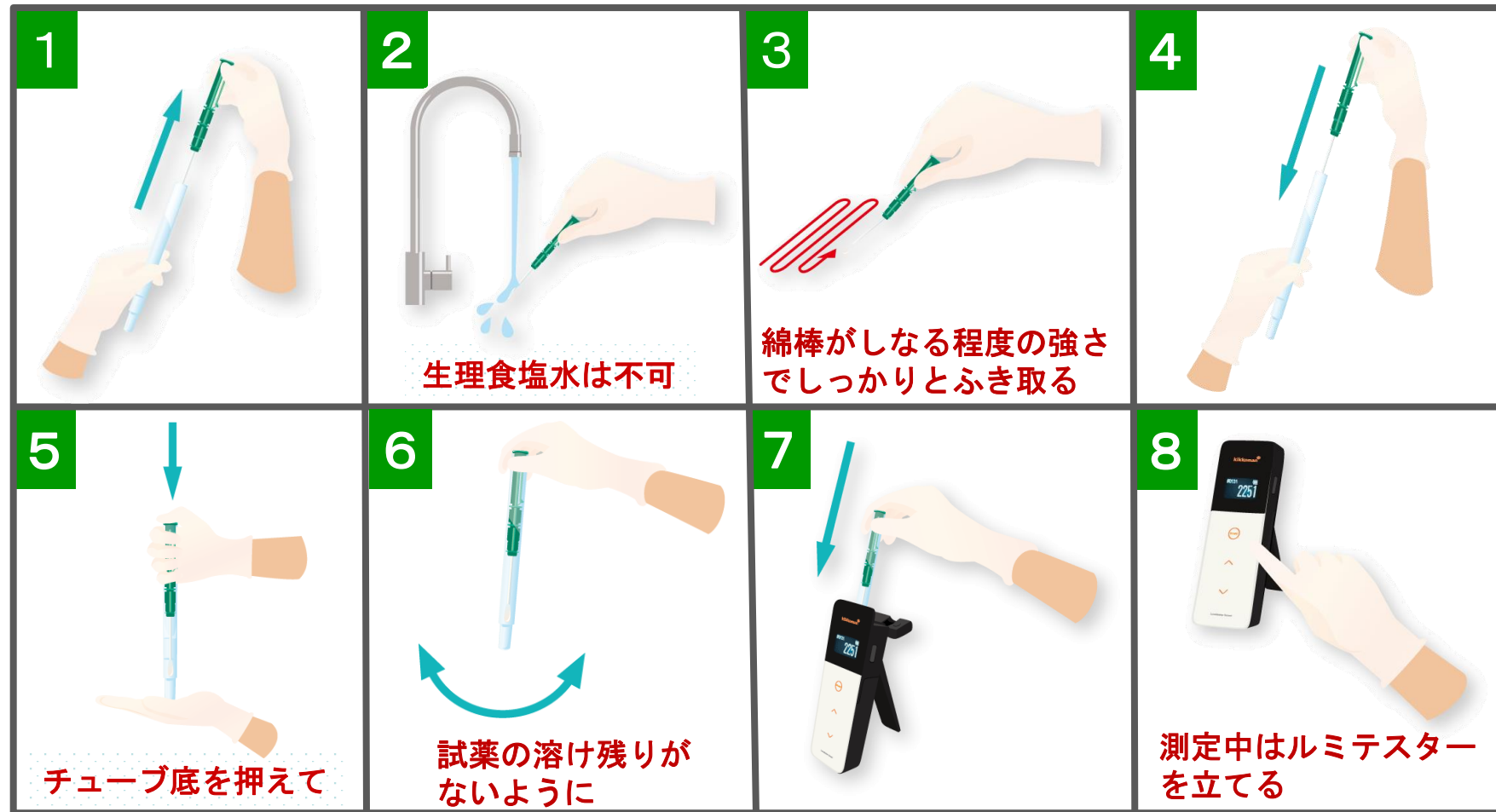

■ふき取り面積は100cm²程度を目安としてください

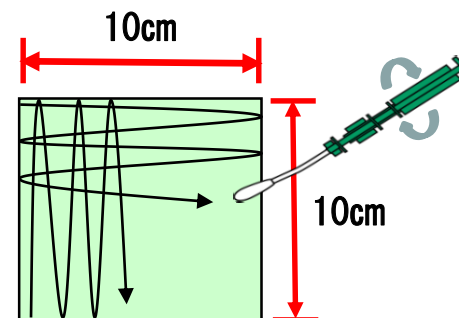

活用事例

↑ ↑ ↑
活用事例はこちらをクリック
してご覧ください

社会医療法人雪の聖母会
聖マリア病院

淀川キリスト教病院

東京都立
多摩総合医療センター

