



【コントロールソフトのインストール手順】 Windows10の例


- ① 「LumitesterPD-30_Setup.exe」をダブルクリックして起動します。
インストールにインストールに必要なファイルを準備していますので、しばらくお待ちください。

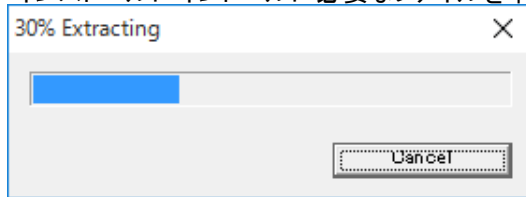


- ② 「Lumitester Control Software」をクリックします。

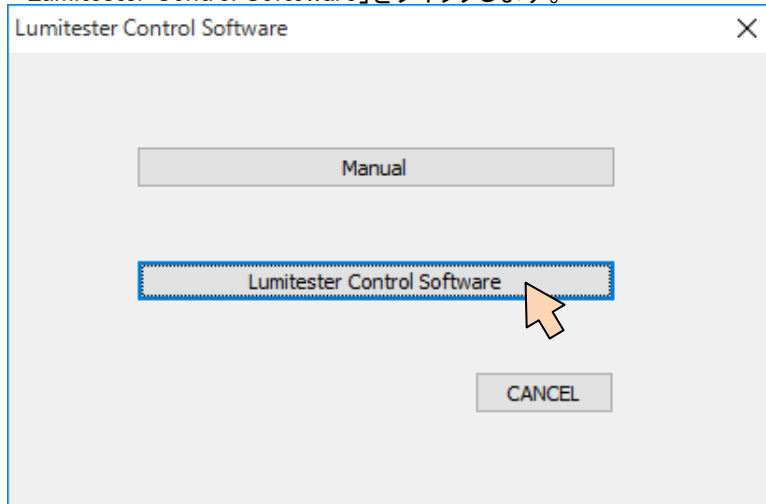


- ③ セットアップが起動したら、「はい」をクリックします。

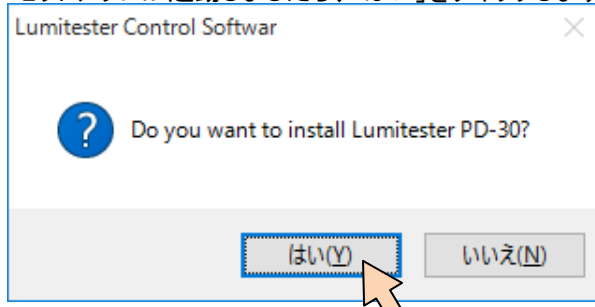


- ④ インストールの準備ができました。「Next」をクリックします。

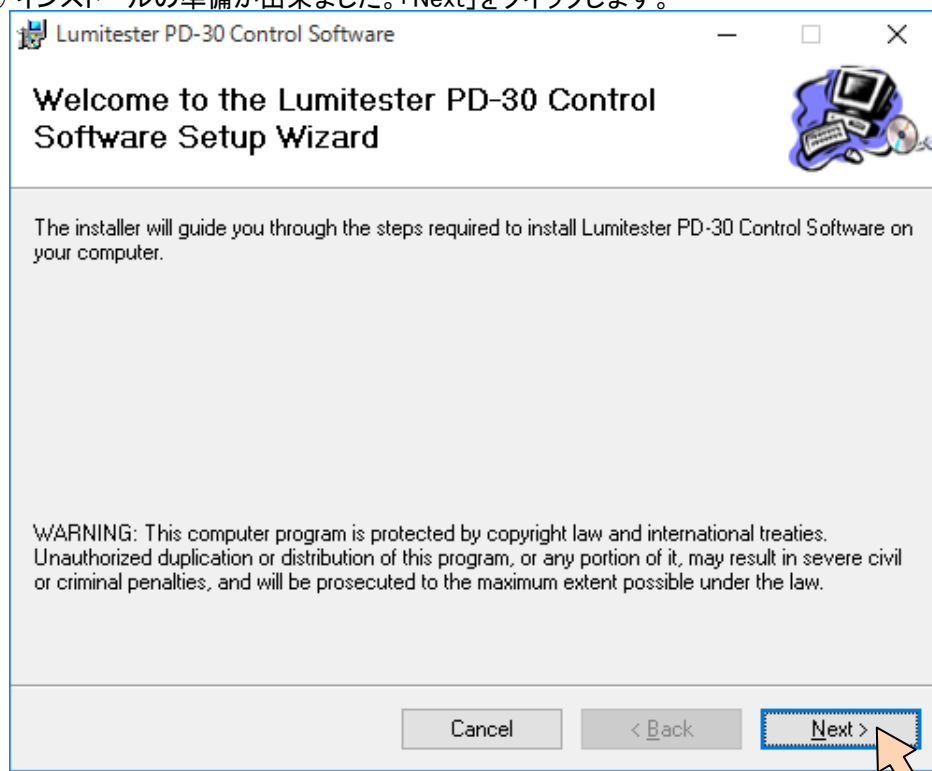


- ⑤ ライセンス条項をお読みください。
同意する場合は「Agree」を選択してから「Next」をクリックします。
その他の場合は「Cancel」をクリックします。

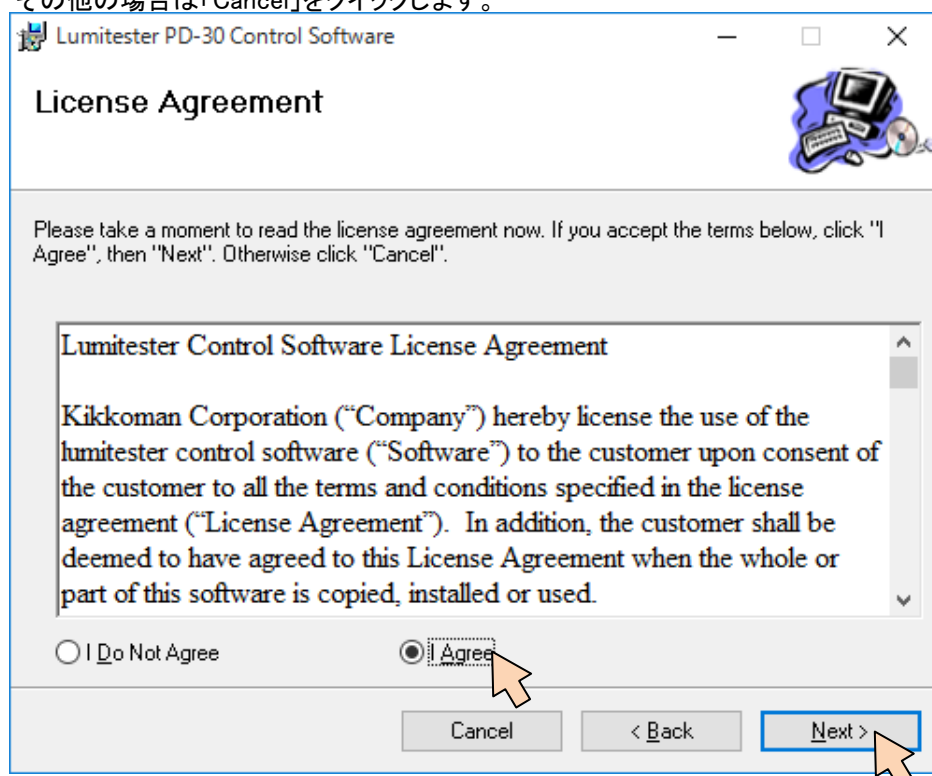


- ⑥ デスクトップにショートカットアイコンを作成する場合は「Yes」を、作成しない場合は「No」を選択して、「Next」をクイックします。

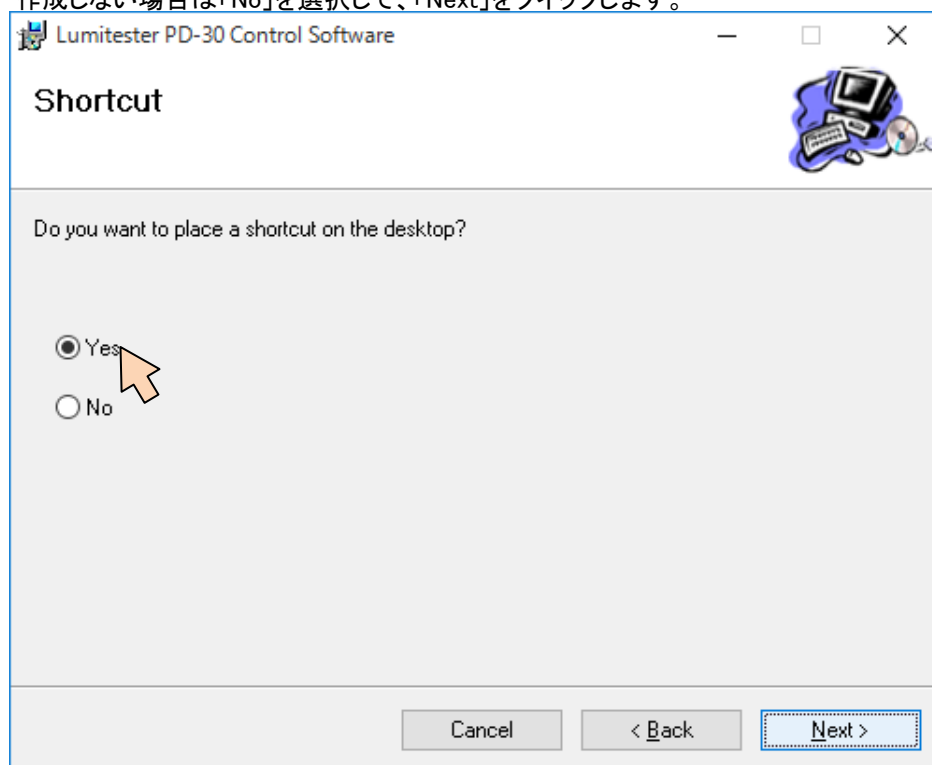


- ⑦ インストールするフォルダを入力します。
指定先に変更がなければ、そのまま「Next」をクイックします。

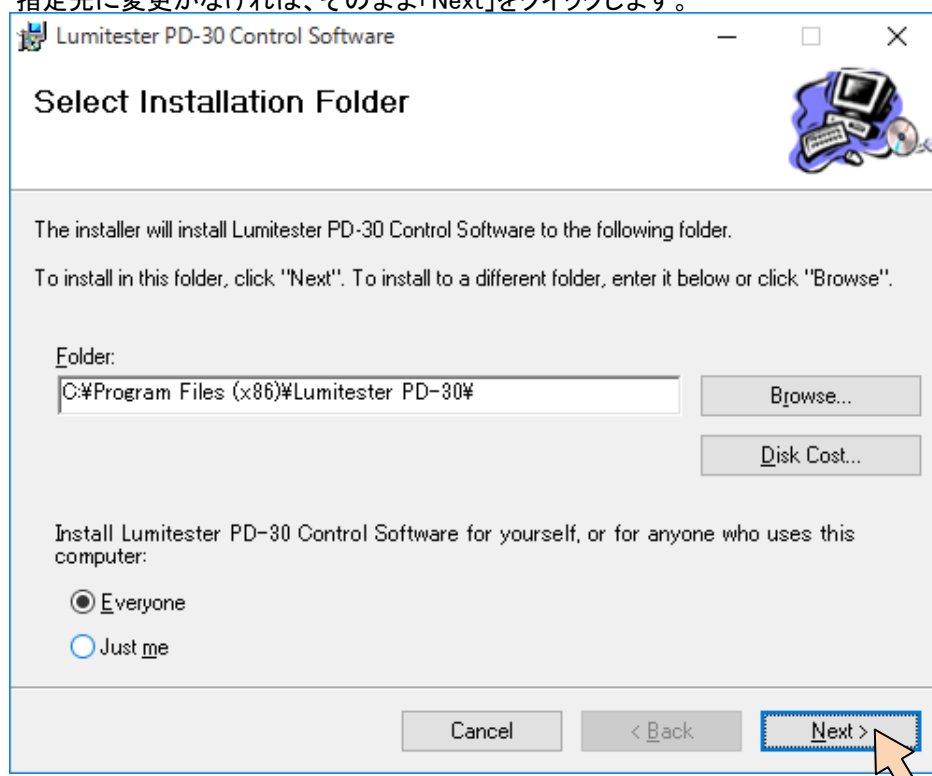

⑧ 「Next」をクリックします。

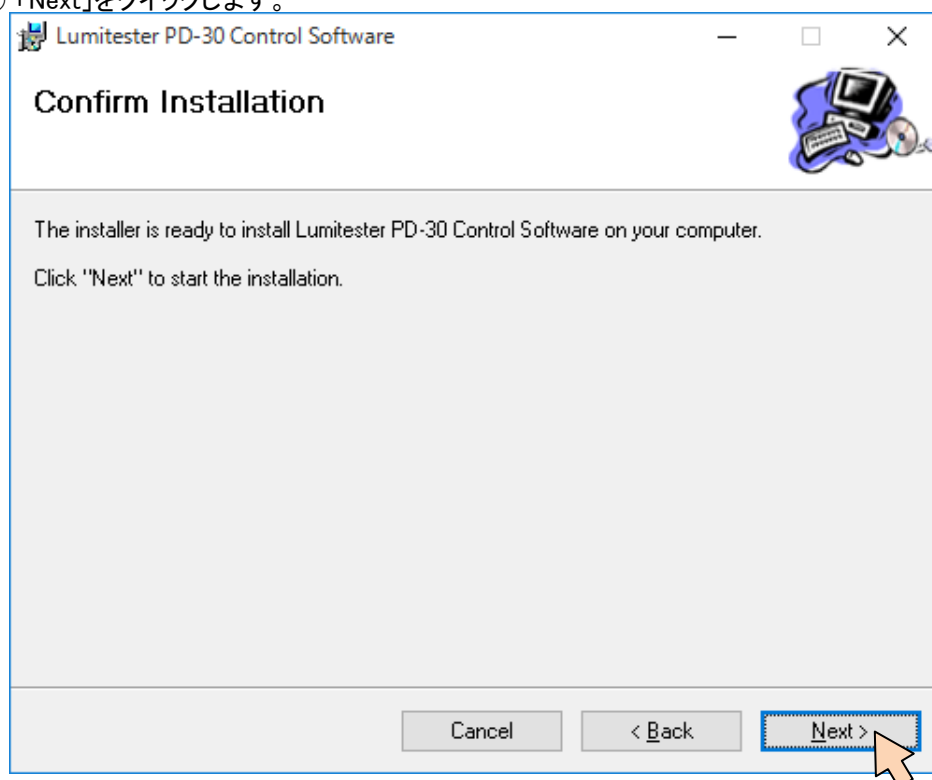

⑨ インストールを実行しています。

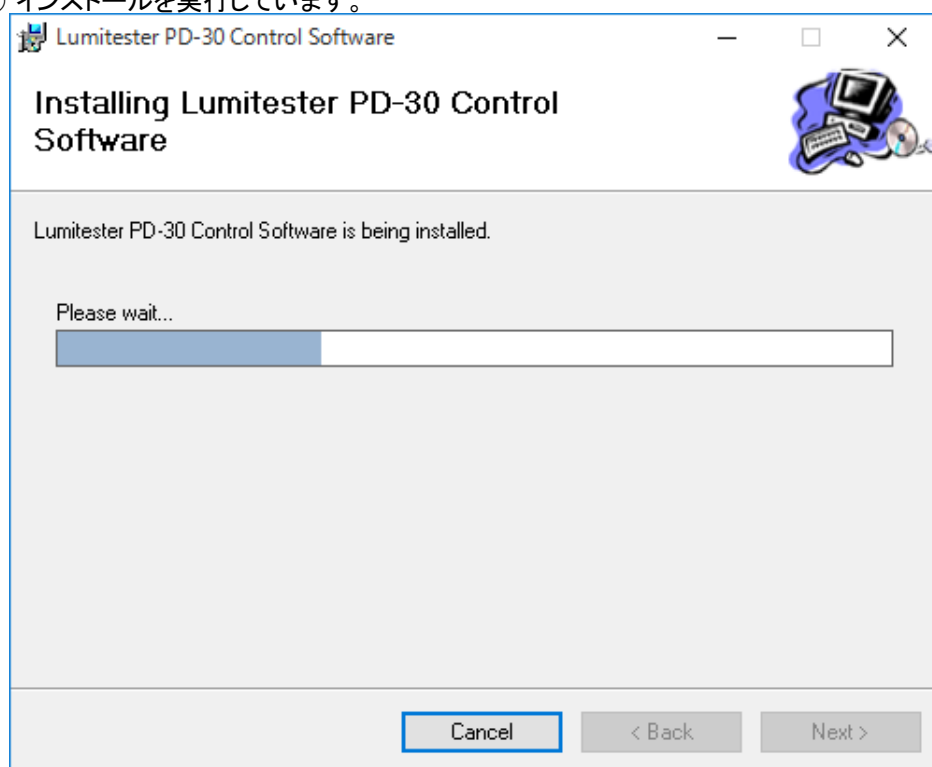

- ⑩ インストールが完了しました。
「Close」をクリックしてウィンドウを閉じます。

